



ISFET
Device Trademark

防 水 型 ポ ケ ッ ト p H 計

SK712・SK922

Pocket-sized pH Meter



ISFET
デバイスマーク

防 水 型 ポ ケ ッ ト p H 計

SK712・SK922

Pocket-sized pH Meter

センサ本体を 分解しないで ください

The tamper-evident lock
does not allow disassembly.



無理に分解するとセンサケース
本体が破損し、修理サービスの対象
外となります。ご注意ください。

If you take the meter apart by force, warranty
does not apply, and it's impossible to repair.

ご使用の前に Caution



電極の先端部を覆っている
樹脂 (●がある部分)
を剥がしてからご使用く
ださい。

Please peel the resin off the reference tip.
(The resin is marked with a red dot ●.)



ISFETCOM Co., Ltd.

319-3 Shimokayama, Hidaka-shi, Saitama 350-1233 Japan

global.isfet.com



アイسفエトコム株式会社

埼玉県日高市下鹿山319-3

www.isfet.com

故障かな?と思う前に...
センサ部分のクリーニングをお試しください!

身近なツールで、毎日お手軽&簡単お手入れ メンテナンスガイド

エラー表示されても慌てずに! センサ部と比較電極が汚れているために正常に動作していない可能性があります。まずは、クリーニングをお試しください。

そうじしてる?
 ヨゴとじや
 ないのかしら

E+3pU
 こわれたの
 か?!

あっ!
 そうじか...?

エラーメッセージが表示されたら...それは汚れのせいかもしれません

《準備するモノ》

- ①弱アルカリ洗浄剤
 (マジックリンなど)
- ②超極細毛歯ブラシ
 (デンターシステムなど)

※弱アルカリの洗剤を使うと、水垢などのタンパク質や植物繊維などの汚れを確実に落とすことができます。



必要なモノは、ご家庭にある住居用洗剤と歯ブラシ、それに洗い流すための水道です。

洗剤を少量つけ、超極細毛の歯ブラシで丁寧に洗浄してください。あとは流水で丁寧にすすぎます。



水気をよく拭き取って、いざ復活!
 こまめなお手入れで末長くご愛用ください

※洗浄を行っても改善されない場合は、修理サービスをご検討ください。詳細は裏表紙をご覧ください。

